

定性リアルタイムPCR 小麦検出法、そば検出法、落花生検出法において陽性・陰性を示すサンプル

分類	サンプル名	定性リアルタイムPCR(Cq値)		
		小麦検出法	そば検出法	落花生検出法
穀類	そば	-	+ (14.79)	-
	韃靼そば	-	+ (18.29)	-
	米	-	-	-
	トウモロコシ	-	-	-
	小麦	+ (15.21)	-	-
	大麦(シュンライ)	-	-	-
	大麦(ファイバースノウ)	-	-	-
	ライ麦	-	-	-
	ハト麦	-	-	-
	オーツ麦	-	-	-
	アワ	-	-	-
	キビ	-	-	-
	ヒエ	-	-	-
	アマランサス	-	-	-
豆類	大豆	-	-	-
	小豆	-	-	-
	ベニバナインゲン	-	-	-
	ひよこ豆	-	-	-
	ササゲ	-	-	-
	インゲン豆	-	-	-
	うずら豆	-	-	-
種実類	落花生	-	-	+ (17.19)
	ヒマワリの種	-	-	-
	アーモンド	-	-	-
	クルミ	-	-	-
	マカダミアナッツ	-	-	-
	カシューナッツ	-	-	-
	ヘーゼルナッツ	-	-	-
	ピーカンナッツ	-	-	-
	ピスタチオ	-	-	-
	松の実	-	-	-
	ごま	-	-	-
香辛料類	コショウ	-	-	-
	唐辛子	-	-	-
	マスタード	-	-	-
	ショウガ	-	-	-
	バジル	-	-	-
	フェヌグreek	-	-	-
肉類	鶏肉	-	-	-
	豚肉	-	-	-
	牛肉	-	-	-
	羊肉	-	-	-
魚介類・海藻類	サケ	-	-	-
	サバ	-	-	-
	マダラ	-	-	-
	イワシ	-	-	-
	スルメイカ	-	-	-
	ブラックタイガー	-	-	-
	ワタリガニ	-	-	-
	ホタテ	-	-	-
	サザエ	-	-	-
	海苔	-	-	-
果実類	リンゴ	-	-	-
	キウイフルーツ	-	-	-
	オレンジ	-	-	-
	バナナ	-	-	-
	マンゴー	-	-	-
	ブルーベリー	-	-	-
	パイナップル	-	-	-
	メロン	-	-	-
	柿	-	-	-
	イチジク	-	-	-
	ブドウ	-	-	-
	アボカド	-	-	-
	野菜類	トマト	-	-
山芋		-	-	-
ジャガイモ		-	-	-
玉ねぎ		-	-	-
ほうれん草		-	-	-
白菜		-	-	-
ニンジン		-	-	-
オクラ		-	-	-
キュウリ		-	-	-
ゴボウ		-	-	-
ルバーブ		-	-	-
アロエベラ	-	-	-	
きのこ類	シイタケ	-	-	-
	マッシュルーム	-	-	-
その他	ソバカズラ	-	-	-

- ・本試薬をご使用いただく際は、食品により偽陰性を示す可能性がございますので、十分にご注意ください
- ・結果を判定する場合には、他の検査法を併用され、製造記録などとあわせ総合的にご検討いただきますようお願い申し上げます。
- ・産地、品種、操作時の種々の条件の違いなどにより結果が変動する可能性がございます。
- ・リアルタイムPCRはABI PRISM 7900HTを用い、取扱説明書に従い操作を実施しました。
- ・DNA試料液のCq値が基準プラスミド溶液の平均Cq値以上の場合は-（陰性）、平均Cq値より小さい場合は+（陽性）と判定しました。