

定性リアルタイムPCR 小麦検出法、そば検出法、落花生検出法、くるみ検出法、カシューナッツ検出法において陽性・陰性を示すサンプル

分類	試料名(品名)	定性リアルタイムPCR(Cq値)					
		小麦検出法	そば検出法	落花生検出法	くるみ検出法	カシューナッツ検出法	
穀類	そば	-	+(14.8)	-	-	-	
	韃靼そば	-	+(18.3)	-	/	/	
	米	-	-	-	-	-	
	トウモロコシ	-	-	-	-	-	
	小麦	+(15.2)	-	-	-	-	
	大麦(シュンライ)	-	-	-	-	-	
	大麦(ファイバースノウ)	-	-	-	/	/	
	ライ麦	-	-	-	-	-	
	ハト麦	-	-	-	-	-	
	オーツ麦	-	-	-	-	-	
	アワ	-	-	-	-	-	
	キビ	-	-	-	-	-	
	ヒエ	-	-	-	-	-	
	アマランサス	-	-	-	-	-	
	豆類	大豆	-	-	-	-	-
		小豆	-	-	-	-	-
		ペニバナインゲン	-	-	-	-	-
ひよこ豆		-	-	-	-	-	
ササゲ		-	-	-	-	-	
インゲン豆		-	-	-	/	/	
うずら豆		-	-	-	-	-	
レンズ豆		/	/	/	-	-	
落花生		-	-	+(17.2)	-	-	
種実類		ヒマワリの種	-	-	-	-	-
	アーモンド	-	-	-	-	-	
	クルミ	-	-	-	+(16.4)	-	
	山核桃	/	/	/	-	/	
	マカダミアナッツ	-	-	-	-	-	
	カシューナッツ	-	-	-	-	+(11.9)	
	ヘーゼルナッツ	-	-	-	-	-	
	ピーカンナッツ	-	-	-	-	-	
	ピスタチオ	-	-	-	-	-	
	松の実	-	-	-	-	-	
	ごま	-	-	-	-	-	
	香辛料類	コショウ	-	-	-	-	-
		唐辛子	-	-	-	-	-
マスタード		-	-	-	-	-	
ショウガ		-	-	-	-	-	
バジル		-	-	-	-	-	
フェヌグリーク		-	-	-	-	-	
クミン		/	/	/	-	-	
ピンクペッパー		/	/	/	/	-	
スマック		/	/	/	/	-	
肉類		鶏肉	-	-	-	-	-
	豚肉	-	-	-	-	-	
	牛肉	-	-	-	-	-	
	羊肉	-	-	-	-	-	
	魚介類・海藻類	サケ	-	-	-	-	-
サバ		-	-	-	-	-	
マダラ		-	-	-	-	-	
イワシ		-	-	-	-	-	
イカ		-	-	-	-	-	
エビ		-	-	-	-	-	
カニ		-	-	-	-	-	
ホタテ		-	-	-	-	-	
サザエ		-	-	-	-	-	
海苔		-	-	-	-	-	
果実類		リンゴ	-	-	-	-	-
	キウイフルーツ	-	-	-	-	-	
	オレンジ	-	-	-	-	-	
	バナナ	-	-	-	-	-	
	マンゴー	-	-	-	-	-	
	ブルーベリー	-	-	-	-	-	
	パイナップル	-	-	-	-	-	
	メロン	-	-	-	-	-	
	柿	-	-	-	-	-	
	イチジク	-	-	-	-	-	
	ブドウ	-	-	-	-	-	
	アボカド	-	-	-	-	-	
	野菜類	トマト	-	-	-	-	-
山芋		-	-	-	-	-	
ジャガイモ		-	-	-	-	-	
玉ねぎ		-	-	-	-	-	
ほうれん草		-	-	-	-	-	
白菜		-	-	-	-	-	
ニンジン		-	-	-	-	-	
オクラ		-	-	-	-	-	
キュウリ		-	-	-	-	-	
ゴボウ		-	-	-	-	-	
ルバーブ		-	-	-	/	/	
アロエベラ		-	-	-	-	-	
きのこ類		シイタケ	-	-	-	-	-
	マッシュルーム	-	-	-	-	-	
その他	ソバカズラ	-	-	-	/	/	

+, 陽性(Cq値); -, 陰性; DNA試料液のCq値が基準プラスミド溶液の平均Cq値以上だった; /, 分析せず
 ・本試薬をご使用いただく際は、検査する加工食品の加工度や夾雑物の影響により偽陰性を示す可能性がございますので、十分にご注意ください。
 ・結果を判定する場合には、他の検査法を併用され、製造記録などとあわせ総合的にご検討いただきますようお願い申し上げます。
 ・産地、品種、操作時の種々の条件の違いなどにより結果が変動する可能性がございます。
 ・リアルタイムPCRはABI PRISM 7900HTを用い、取扱説明書に従い操作を実施しました。